



## Klercide Fogging System

Un sencillo sistema de nebulización que se conecta a una fuente de aire comprimido ya existente para desinfectar fácilmente una sala limpia por pulverización de biocida Klercide-CR.

### Ventajas

- **Fácil de usar**

El frontal del sistema de nebulización se abre para albergar un frasco de 5 litros de biocida Klercide-CR. Una vez conectado al sistema de aire comprimido, simplemente habrá que ajustar la presión y la "niebla" a expulsar graduando el dial.



- **Desinfección eficaz**

El uso de un sistema de nebulización garantiza un modo rápido y eficaz de desinfectar áreas extensas. Si los residuos constituyen un problema, es posible que deba añadirse una etapa de limpieza con paño al régimen de desinfección. Un sistema de nebulización producirá "niebla" suficiente para un volumen de 100m<sup>3</sup>.

- **Adecuado para su uso con la gama de biocidas Klercide-CR**

Todos los biocidas de Shield Medicare pueden ser utilizados con el sistema, incluido el esporicida Biocida B de Klercide-CR, altamente eficaz y seguro.

- **Compatible con salas limpias**

El sistema de nebulización está fabricado con acero inoxidable de modo que puede ser fácilmente desinfectado antes de su instalación en la sala limpia.

- **Diseño portátil**

Su pequeño tamaño y peso permiten que el sistema de nebulización pueda trasladarse fácilmente a cualquier ubicación.



## Descripción

El sistema de nebulización Klercide puede ser utilizado conjuntamente con cualquier biocida de la gama Klercide. Se introduce un contenedor de cinco litros en el espacio correspondiente y, simplemente, se conecta con un tubo integral.

El sistema de nebulización está diseñado para su colocación sobre una superficie plana cerca del techo de la sala limpia. Un sistema de nebulización generará "niebla" suficiente para un volumen de 100m<sup>3</sup>.

No se precisan cables de conexión eléctrica; el sistema de nebulización puede conectarse simplemente a una fuente de aire comprimido filtrado de 0,2 µm.

## Especificaciones técnicas

<i>Material:</i>	Acero inoxidable 304
<i>Fuente de aire:</i>	Aire o nitrógeno comprimido y filtrado
<i>Capacidad máxima de líquido:</i>	5 litros
<i>Líquidos recomendados:</i>	Biocidas A, B, C o D de Klercide-CR
<i>Ancho:</i>	250 mm
<i>Profundidad:</i>	230 mm
<i>Altura:</i>	508 mm
<i>Peso:</i>	6 kg
<i>Sistema de acoplamiento:</i>	Abrazadera de 1 ¼

## Códigos de los productos

---

### Klercide Fogging System

Código	Descripción	Unidad de venta
KFS005	Klercide Fogging System	1 unidad
KCR4251	Biocida A de Klercide-CR estéril de 5 litros, con tapón	4 frascos x 5,0 l
KCR4253	Biocida B de Klercide-CR filtrado de 5 litros, con tapón	4 frascos x 5,0 l
KCR4255	Biocida C de Klercide-CR filtrado estéril de 5 litros, con tapón	4 frascos x 5,0 l
KCR4257	Biocida D de Klercide-CR estéril de 5 litros, con tapón	4 frascos x 5,0 l

---