

Klercide®

Sistemas para mopas Klercide

Los sistemas de limpieza con cubo doble o triple, que se pueden limpiar en autoclave, facilitan la limpieza pues el desinfectante se aísla de los contaminantes.

Ventajas

- **Limpieza eficaz**

Gracias a los sistemas de varios cubos existe la certeza de que únicamente se aplican a las superficies desinfectantes o detergentes limpios. La disolución desinfectante no es rebajada por los contaminantes, que no vuelven a contaminar las superficies sino que se eliminan de la sala limpia.

- **Uso fácil**

El sistema se puede desplazar fácilmente y con la mopa liviana se pueden alcanzar las paredes y los techos con facilidad. Las mopas se pueden cambiar fácil y rápidamente. El sistema de doble cubo cabe debajo del banco de trabajo, donde se puede guardar.

- **Adaptabilidad**

Los sistemas se pueden adaptar a las necesidades y los sistemas de limpieza particulares. Existe toda una gama de mopas según la clasificación de la sala limpia, entre ellas, mopas estériles de 100 % poliéster de un solo uso.

- **Limpieza en autoclave**

El sistema está hecho de acero inoxidable y plásticos rígidos, lo que permite que se pueda limpiar regularmente en un autoclave. Además, existen mopas que se limpian en el autoclave.

- **Compatibilidad con los biocidas de Klercide-CR**

Los sistemas de varios cubos son adecuados para uso normal con la gama Klercide.



Descripción

El Sistema de Limpieza Klercide está disponible en un sistema de dos o tres cubos con mopa plana y flexible para sala limpia.

Sistema de tres cubos Klercide



Si dispone de espacio suficiente, éste es el sistema de mopa ideal. El cubo del centro contiene agua limpia para enjuagar la mopa, lo cual garantiza que los contaminantes no se introducirán nunca en el desinfectante limpio.

El sistema de tres cubos Klercide KCS1000 incluye un carro de acero inoxidable con ruedas de polímeros, un rodillo de acero inoxidable y cubos rígidos de plástico. El sistema es totalmente compatible con la limpieza en autoclave.

El sistema se subdivide en 3 cubos de 15 litros y 4 cubos de 6 litros.

Dimensiones: 825 mm (l) x 580 mm (a) x 1000 mm (h)

Peso: 22 kg

Se incluye un armazón de mopa para sala limpia con cabezal plano, de 1,2 m de longitud, también autoclavable. Asimismo, está disponible un mango extensible, que se debe adquirir por separado.

Sistema de dos cubos Klercide

El sistema de dos cubos está diseñado para salas más pequeñas que no cuentan con espacio suficiente como para albergar el sistema de tres cubos. Este carro es lo suficientemente pequeño como para hacerlo avanzar bajo una mesa de trabajo. El sistema de dos cubos permite escurrir el agua sucia en un cubo aparte para no contaminar o debilitar el agente limpiador.

El sistema de dos cubos Klercide KCS2000 también incluye un carro de acero inoxidable con ruedas de polímeros, un rodillo de acero inoxidable y cubos rígidos de plástico. El sistema es totalmente compatible con la limpieza en autoclave.

El sistema incluye 2 cubos de 15 litros.

Dimensiones: 570 mm (l) x 580 mm (a) x 650 mm (h)

Peso: 18 kg


Se incluye un armazón de mopa para sala limpia con cabezal plano, de 1,2 m de longitud, también autoclavable. Asimismo, está disponible un mango extensible, que se debe adquirir por separado.

Con el armazón de la mopa de cabeza plana para sala limpia se puede emplear fácilmente mopas planas estériles y desechables de un solo uso o mopas planas de limpiar en autoclave, que se pueden volver a usar con fundas estériles para un solo uso. Cada sistema nuevo se suministra con 5 mopas desechables, de un solo uso y que sueltan poca pelusa.

Podrá obtener mopas desechables estériles de poca pelusa o poliéster 100 % tejido, con una excelente resistencia química y microbiana a la retención de líquidos. Las mopas estériles y las fundas se suministran individualmente en doble bolsa antes de irradiarlas a no menos de 25 kGy.



Principios del sistema de tres cubos

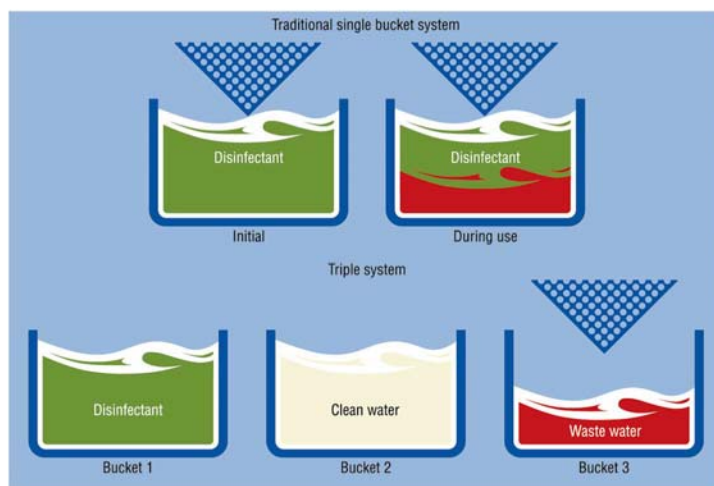

Instrucciones de uso



1. Vierta una cantidad de detergente o desinfectante en el cubo frontal según las instrucciones.



4. Aplicar sobre techos, paredes o suelos.



2. Acople al armazón la mopa estéril desechable. También se puede acoplar una mopa de limpiar en autoclave y la funda desechable estéril (véase ant.).



5. Escurra los contaminantes de la mopa en el cubo vacío por debajo del escurridor.



3. Humedezca la mopa en el cubo frontal.



6. Si usa el sistema de tres cubos, use el agua del cubo del medio para aclarar la mopa y vuelva a escurrirla.

7. Vuelva a mojar la mopa en detergente o desinfectante y repita el procedimiento hasta cubrir toda la superficie.

8. La mopa reutilizable se aclarará en agua limpia, pero no se lavará a máquina, antes de limpiarla en el autoclave.

Mopas

Existen dos opciones de mopas para este sistema de limpieza. Ambas son igual de eficaces.



Opción 1

Mopa plana estéril desechable de un solo uso:
100 % poliéster o de pocas pelusas.

Códigos de los productos: KCS420 y KCS425.



Opción 2

Mopa plana estéril, esterilizable en
autoclave.

Código del producto: KCS417.

+

Cubierta de mopa estéril desechable de un
solo uso, suelta pocas pelusas.

Código del producto: KCS418c.

Validación

Fabricadas por una compañía acreditada con las BS EN ISO 9001:2000, BS EN ISO 13485:2003 y la Directiva Europea 93/42/EEC sobre dispositivos médicos.

Un certificado está disponible para cada lote de artículos de consumo irradiados.

Podrá solicitar la documentación completa de apoyo de este producto.

KC004S-4

Shield Medicare Limited

Cheyenne House West Street GU9 7EQ Reino Unido
Teléfono +44 1252 717616 Fax +44 1252 715269
info@shieldmedicare.com www.shieldmedicare.com

