

Accesorio Klercide para limpiar aisladores y cabinas de flujo laminar

El accesorio Klercide para limpiar aisladores y cabinas de flujo laminar (Isolator Clearing Tool) es totalmente autoclavable. En el accesorio se adaptan fundas estériles desechables, lo que contribuye a la limpieza en profundidad de los aisladores y cabinas de flujo laminar.

Ventajas

- **Uso fácil**

Está compuesto por dos partes, lo que facilita el paso por las puertas de acceso para su entrada y posterior montaje. La herramienta es lo bastante ligera y larga para alcanzar el fondo de los aisladores. Existe una extensión para facilitar esta operación, sobre todo cuando se trata de aisladores grandes o de semiescafandra. Esta facilidad de alcance evita en lo posible el dolor de espalda y de los miembros superiores.

- **Limpieza eficaz**

Gracias al mayor alcance y a su forma especial se puede limpiar bien todo el aislador, incluso los rincones difíciles, reduciendo así el riesgo que queden contaminantes. El diseño es apto para limpiar superficies planas, alrededor de equipo empotrado y rincones difíciles.

- **Uso seguro**

La funda acolchada y la cabeza redondeada evitan el daño a las superficies internas de las cabinas y sobre todo de los aisladores de cubierta flexible. Este accesorio para limpiar el aislador se puede autoclavar, y los alcoholes o biocidas Klercide no atacan ninguno de los materiales de que está compuesto.

- **Ausencia de residuos**


Los materiales que se emplean en las fundas desechables no contienen ningún quelante químico, por lo que no dejan residuos indeseados. La limpieza eficaz reduce el riesgo de restos de desinfectante o residuos de vertidos.



¡Esta herramienta llega a ahorrar a una empresa 5,5 millones de euros al año!

Una empresa farmacéutica líder en el mercado internacional ha sido pionera en la incorporación de los accesorios para limpiar aisladores con fundas de 100% poliéster para realizar las limpiezas entre cada lote en una línea de producción citotóxica. La introducción de tales herramientas ha disminuido en 1% la frecuencia de fallos en la producción de viales. Según sus cifras, esto equivale a un ahorro de 105.000 € semanales, ó 5,5 millones de euros anuales en lotes perdidos, lo que se traduce en un extra de 17,5 millones de euros al año en ventas. Esto ilustra la importancia y el valor de una limpieza y desinfección correctas.

Descripción

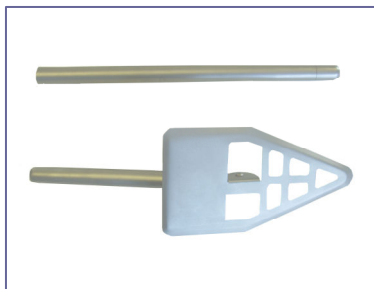


El accesorio de limpieza del aislador (Isolator Cleaning Tool) Klercide consta de un mango de acero inoxidable 316 de dos piezas y un cabezal de forma especial. Se limpia con alcohol estéril y se envasa en doble bolsa en una sala limpia, y se irradia a no menos de 25 kGy. El Isolator Cleaning Tool se puede autoclavar.

Una vez montado su alcance es de aproximadamente 600 mm. Existe un mango de extensión de 300 mm para cabinas más grandes o aisladores de semiescafandra.

Con el Isolator Cleaning Tool se emplean fundas de limpieza de un solo uso y estériles. El interior de las mismas es de viscosa absorbente y tienen una funda suave y fuerte a elegir entre tela de baja liberación de partículas o de 100 % de poliéster tejido. Cada funda se introduce individualmente en doble bolsa antes de la irradiación a no menos de 25 kGy.

Cada nuevo accesorio de limpieza del aislador viene con dos fundas de baja liberación de partículas.

Esta fotografía muestra la funda del accesorio de limpieza después de usarlo para limpiar un aislador previamente limpiado con etanol desnaturalizado y toallitas. Se observó “mucha suciedad importante”. La información completa sobre esta prueba se da en un Informe Técnico de Shield Medicare.

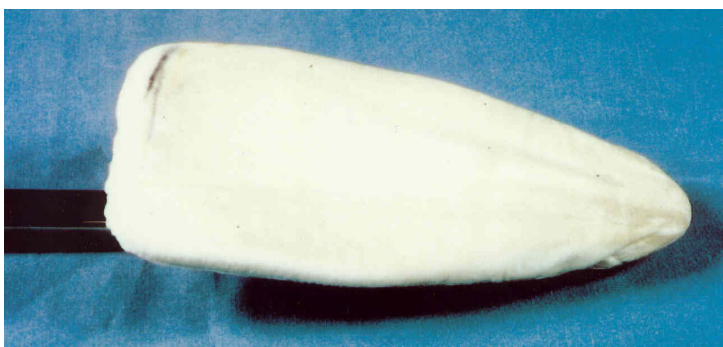

Validación

Fabricada por una compañía que ha recibido la BS EN ISO9001.

Con cada lote se incluyen certificados de irradiación.

El período de validez de las fundas es de 3 años.

Códigos de los productos

Código	Descripción	Unidad de venta
KCS3001	Klercide Accesorio de Limpieza del Aislador: Se suministra con 2 fundas desechables KCS3055	1 unidad
KCS3008	Klercide Accesorio de Limpieza del Aislador: Mango de extensión	1 unidad
KCS3020	Klercide Fundas de poliéster 100 % para limpiar el aislador, estériles, de un solo uso, para usar con KCS3001	20 piezas
KCS3055	Klercide: Funda de baja liberación de partículas para limpiar el aislador, estériles, de un solo uso, para usar con KCS3001	20 piezas

KC003S-2